

数字型实验室注射泵 dLSP 500 应用软件升级说明

- 1、在官网下载最新应用软件的版本，下载网址 <https://longerpump.com.cn/download>;
- 2、将下载的文件（后缀为.tgz）放至 U 盘的根目录下；
- 3、将 U 盘查入设备的 USB 口；
- 4、设备上电，控制器登录后选择“系统设置/软件更新/应用软件”，确认插入 U 盘后进行升级；
- 5、升级过程请不要断电；
- 6、升级完成后设备自动重启，在控制器“系统设置”的“设备信息”会显示最新软件版本信息。

全国客服热线：400-620-5333

www.longerpump.com.cn

兰格恒流泵有限公司

地址：保定国家高新技术产业开发区大学科技园6号楼B座3-4层
电话：+86-312 3138553 3132333
传真：+86-312 3168553
邮箱：info@longerpump.com

Longer Precision Pump Co., Ltd

Add: 3rd/4th Floor, Building 6B, University Science Park
Baoding National, High - Tech Industrial Development Zone
Baoding, Hebei, China 071051
Tel: +86-312-3110087 Fax: +86-312-3168553
Email: longer@longerpump.com